


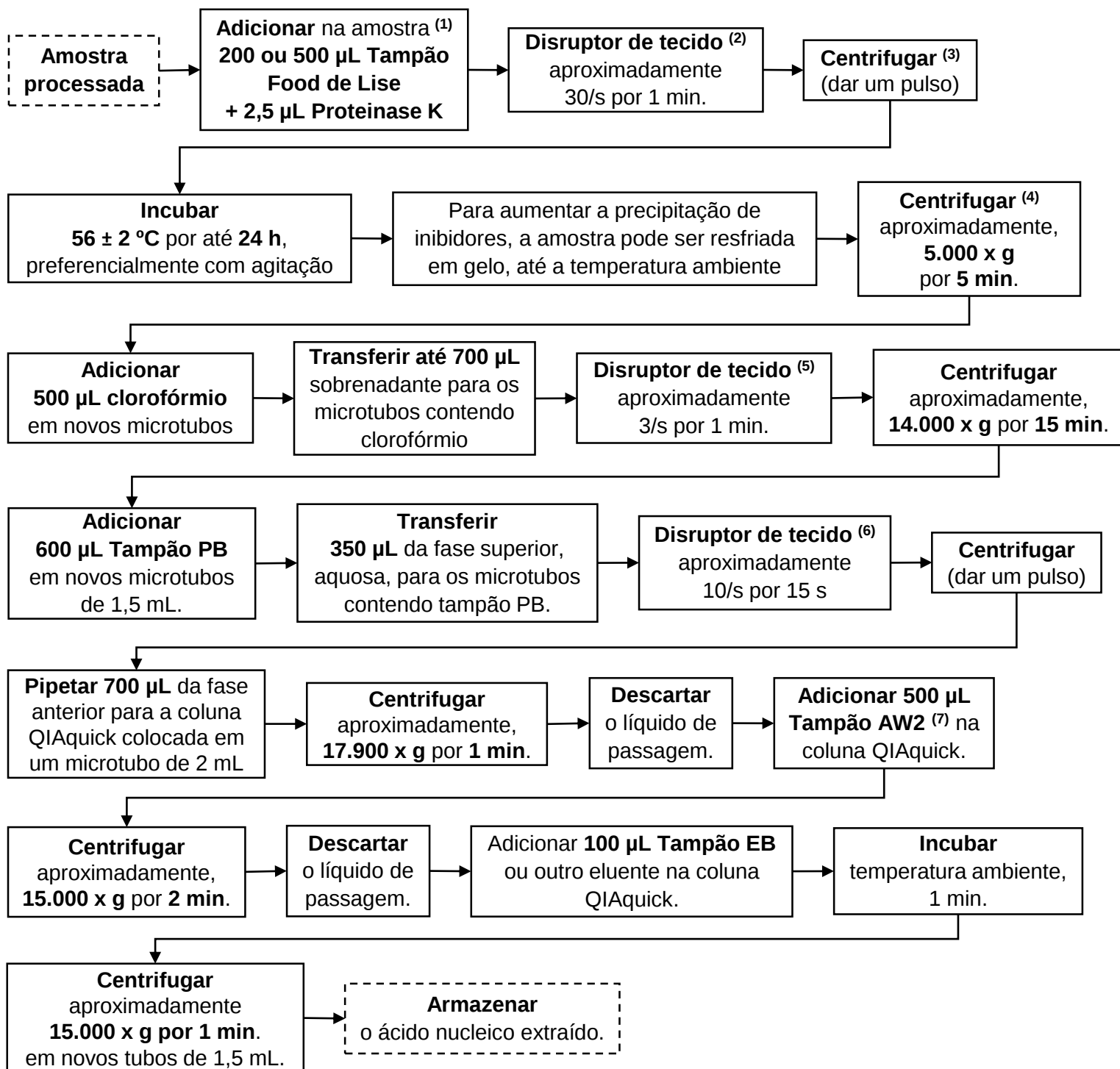

(1) As amostras com quantidades inferiores a 200 mg, o tampão de lise pode ser reduzido, desde que seja assegurado que , uma quantidade suficiente de solução tampão cubra a amostra, adicionando no mínimo 200 µL de tampão de lise.

(2) Pode-se homogeneizar utilizando o disruptor de tecido ou vórtex.

(3) Para certificar que a amostra está no fundo do microtubo.

(4) Se estiver turvo, repetir com aproximadamente 14.000 x g por 10 minutos.

(5) Utilizar o disruptor de tecido ou agitar por 96 vezes com movimentos longos, contínuos, lentos e suaves.

(6) Utilizar o disruptor de tecido ou agitar por 20 vezes com movimentos contínuos e suaves.

(7) O tampão AW2 é fornecido como um concentrado. Antes de utilizar pela primeira vez, adicione a quantidade adequada de etanol P.A. como indicado no frasco para se obter uma solução de trabalho.